



**VIMARONI**  
INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO  
WWW.VIMARONI.CL COMERCIAL VIMARONI S.A  
Del Alhelí 2332, Quilpué, Chile Fono 322827061

**COMERCIAL VIMARONI S.A.**  
INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO  
[www.vimaroni.cl](http://www.vimaroni.cl)

## CRIO- GUANTES WATERPROOF

**TEMPSHIELD®**  
**CRYO-PROTECTION®**



## PROTECCIÓN DE LAS MANOS CUANDO TRABAJA CON NITRÓGENO LÍQUIDO

- Un forro delgado, 100% impermeable y sin costuras brinda protección contra derrames y salpicaduras.
- Los guantes están diseñados para proporcionar un alto nivel de protección térmica cuando exista la exposición a fluidos criogénicos.
- Protección criogénica para aplicaciones ultra frías hasta -196 ° C (-320 ° F)
- Los materiales de última generación y una construcción de varias capas permiten un nivel máximo de protección térmica y contra salpicaduras, flexibilidad y destreza, que son características esenciales cuando la función es importante y la seguridad es crítica.
- El forro interior térmico de alto rendimiento elimina la humedad de las manos y mantiene la comodidad durante períodos prolongados
- Seguridad certificada para cumplir con los estándares de la UE para CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN 420

### APLICACIONES:

- Dispensación / transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.

### PRECAUCIONES:

- No está diseñado para inmersión en nitrógeno líquido u otros líquidos criogénicos.

## TIPOS DE GUANTES

			
Guantes a la muñeca	Guantes a medio brazo	Guantes al codo	Guantes al hombro
Cod: WR	Cod: MA	Cod: EB	Cod: SH

## COMO ELEGIR EL GUANTE CORRECTO

Elegir el ajuste correcto del guante es esencial para su seguridad y comodidad

- El guante debe estar lo suficientemente flojo como para sacudirse la mano con un solo movimiento, en caso de saturación con líquido criogénico.




**VIMARONI**  
INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO  
WWW.VIMARONI.CL COMERCIAL VIMARONI S.A  
Del Alhelí 2332, Quilpué, Chile Fono 322827061

**COMERCIAL VIMARONI S.A.**  
INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO  
[www.vimaroni.cl](http://www.vimaroni.cl)

- Un ajuste demasiado apretado conduce a una pérdida térmica.
- Los guantes de Tempshield tienen el tamaño adecuado para tener en cuenta la eliminación rápida: solicite su tamaño real.
- Si sus tamaños de largo y ancho no coinciden, ordene según el tamaño de su circunferencia: el puño cubrirá cualquier longitud adicional necesaria.

## ¿COMO MEDIR SU MANO?

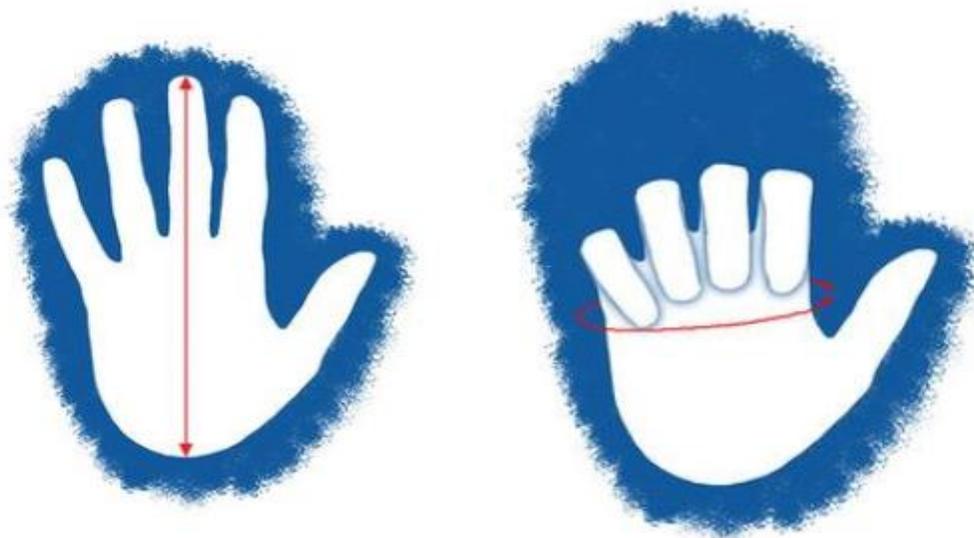

- Para la longitud de tu mano, mide desde el pliegue de tu muñeca hasta la punta de tu dedo medio.
- Para el ancho de su mano, haga un puño con su mano dominante y mida la circunferencia debajo de sus nudillos. No incluyas tu pulgar.

**TEMPSHIELD®**  
**CRYO-PROTECTION®**



VIMARONI

INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO  
WWW.VIMARONI.CL COMERCIAL VIMARONI S.A  
Del Alhelí 2332, Quilpué, Chile Fono 322827061

COMERCIAL VIMARONI S.A.  
INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO  
[www.vimaroni.cl](http://www.vimaroni.cl)

TALLA(EU)	LARGO DE MANO	ANCHO DE MANO
S	171 mm	178-202 mm
M	182 mm	203-228 mm
L	192 mm	229-253 mm
XL	204 mm	254-278 mm
XXL	204 mm	279-304 mm
3XL	204 mm	305-330 mm

